


Xpress 微型透析器


MD100

快速指南

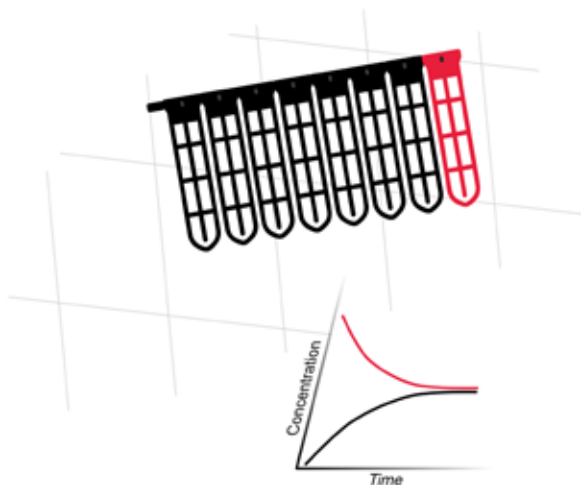

快速指南

1. **准备。**如果只使用一个管段，应小心地将其从 8 段微型透析器中拆下

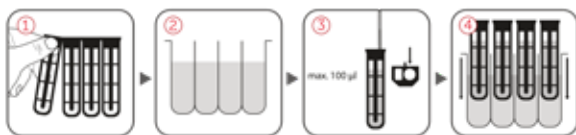

来。请勿接触透析膜！

2. **缓冲液制备。**将透析缓冲液移入 a.) 深孔板 $V \leq 2,000 \mu\text{l}$, b.) 微量离心管 $V \leq 1400 \mu\text{l}$ 中。
3. **装载样品。**将含有样品的移液管稳固地插入圆孔中。样品体积应在 10 至 100 μl 之间。
4. **简介。**按照步骤 2 规定，将微型透析器或单个透析管段放置到 a) 深孔板中或 b) 微量离心管中。
5. **透析。**可在相同微量离心管或深孔板中完成单步骤透析。如果需要多个透析步骤，应更换微型透析器在深孔板通道中的位置，或使用新的



微量离心管。

6. **透析时间。**透析时间取决于样品混合物和半透膜截留量。
7. **样品抽取。**对于 100 μl 样品，将移液管容积设置为 130 μl 。将移液管按钮按压到第一个止点，按住，将移液管的吸液头稳固地插入圆孔中。吸取样品。
8. **进一步分析。**最后，将样品移入微量离心管或微孔板中。



scienova GmbH

Spitzweidenweg 30